



1. すぐに使えるELISAキットを購入すると、同量の従来のELISAキットをプレゼント。
2. スピнкаラム抽出キットを 1 つ購入すると、1つをプレゼント。

プレゼントの価値は購入した製品を超えません



すぐに使えるELISAキット

保存期間の延長: 複数の実験による検証を通じて、DLDevelop社のすぐに使用できる ELISA キットは、17 か月間保存した後も高い OD 値、優れた直線性、回収率を示します。

・OD値

OD値の比較データは次のとおりです

有効期間 7ヶ月OD値: 2.654, 1.780, 1.203, 0.861, 0.675, 0.492, 0.202, 0.076

有効期間 13ヶ月OD値: 2.531, 1.766, 1.273, 0.904, 0.734, 0.600, 0.488, 0.077

有効期間 17ヶ月OD値: 2.451, 1.669, 1.221, 0.879, 0.656, 0.409, 0.289, 0.068

	保存	回収率(%)	平均値(%)
血清(n=6)	7 か月後	91-103	97
	13 か月後	80-100	90
	17 か月後	81-101	91
EDTA 血清(n=6)	7 か月後	86-106	96
	13 か月後	78-98	88
	17 か月後	79-102	91


DLdevelop社は、同じバッチの ELISA キットに対して 6 か月間無料の予約サービスを提供しています。これにより、バッチ間の差異を大幅に減らすことができます。

全血DNA抽出キット


DLDevelop社の全血DNA抽出キットは、複数の実験を通じて最適化されたバッファー システムを利用しており、DNA 抽出の効率を効果的に向上させます。ヒト・動物の血液から高品質・高濃度のDNAを分離・精製できます。

1. 高効率: 200μL の全血から平均 5μg の DNA (範囲: 3 ~ 14μg) が得られる高い DNA 抽出収量。
2. 高純度: 磁気ビーズ法の場合、260/230 比は 1.2 ~ 1.8 です。スピнкаラム法の場合、260/230 比は約 1.8、260/280 比は約 1.9 です。
3. 安全な抽出環境: 抽出プロセスはシンプルで、OSHAによって規制されている有害物質を使用していないため、抽出環境は安全です。


dsDNA 3/21/2023 8:57:52 PM DLD Magnetic Bead Method

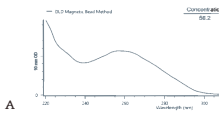


dsDNA 3/21/2023 8:57:52 PM: DLD Auto Magnetic Bead Method

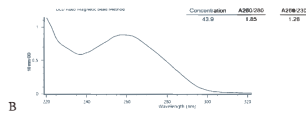

dsDNA 3/15/2023 8:46:05 PM DLD Spin Method

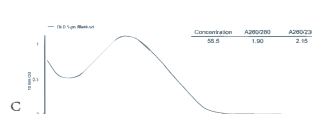


dsDNA 3/15/2023 9:55:12 PM Q Spin Method

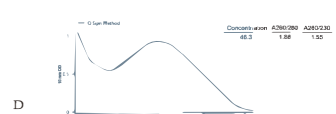


全血RNA抽出キット

1. 良好な RNA 完全性: 抽出された RNA の完全性数 (RIN) は 7 以上、28S rRNA/18S rRNA 比は 1 以上です。
2. 高い抽出効率: 200μL の全血から平均 1.5μg の RNA が得られます。
3. 高純度: 260/230比は約 2.0、260/280比は約 2.0であり、酵素消化、PCR、分子ハイブリダイゼーションなどのさまざまな分子生物学実験に適しています。
4. 安全な抽出環境: 抽出プロセスはシンプルで、フェノール、クロロホルム、OSHA規制の危険物質などの有毒物質を必要としないため、抽出環境は比較的安全です。
5. 自動化機能: 自動磁気ビーズ法は、さまざまな核酸抽出機器と併用して、ハイスループット抽出を実現できます。


RNA 2023/4/2 21:56:22: DLD Spin Column Method(WBC=5.82x10⁶%)

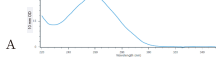


RNA 2023/4/2 21:56:22: DLD Spin Column Method(WBC=14.79x10⁶%)

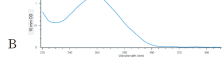


RNA 2023/4/2 21:56:22: DLD Spin Column Method(WBC=15.69x10⁶%)

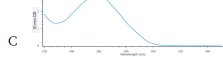


RNA 2023/4/3 19:41:53: Trizol Spin Column Method(WBC=5.82x10⁶%)

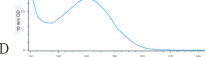

RNA 2023/4/3 19:41:53: Trizol Spin Column Method(WBC=14.79x10⁶%)

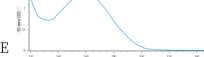

RNA 2023/4/3 19:41:53: Trizol Spin Column Method(WBC=15.69x10⁶%)

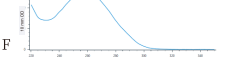

品番	品名	測定範囲	感度	96T定価(税抜)	キャンペーン
すぐに使えるELISAキット(一部)					
DLR-IFNγ-Hu	Human Interferon Gamma (IFNγ) ELISA Kit	31.2-2000pg/mL	11.74pg/mL	78,000円	すぐに使えるELISAキットを購入すると、 従来の従来のELISAキットをプレゼント。
DLR-ADP-Mu	Mouse Adiponectin (ADP) ELISA Kit	31.2-2000pg/mL	14.5pg/mL	84,000円	
DLR-IL6-Rb	Rabbit Interleukin 6 (IL6) ELISA Kit	3.12-200pg/mL	1.19pg/mL	136,000円	
DLR-TT4-Ge	General Free Thyroxine (TT4) ELISA Kit	1.4-90pg/mL	0.48pg/mL	142,000円	
従来のELISAキット(一部)					
DL-IFNγ-Hu	Human Interferon Gamma (IFNγ) ELISA Kit	31.2-2000pg/mL	11.74pg/mL	74,000円	
DL-EGF-Hu	Human Epidermal Growth Factor (EGF) ELISA Kit	3.9-250pg/mL	1.5pg/mL	80,000円	
DL-TNFα-c	Canine Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFα) ELISA Kit	3.12-200pg/mL	1.19pg/mL	105,000円	
DL-EDN1-Hu	Human Endothelin 1 (EDN1) ELISA Kit	1.56-100pg/mL	0.67pg/mL	119,000円	

スピнкаラム抽出キット(一部)				
品番	品名	抽出法	25T定価(税抜)	キャンペーン
DLD-BD01	Whole Blood DNA Extraction Kit	スピнкаラム	20,000円	スピнкаラム 抽出キットを 1つ購入する と、1つをプレ ゼント
DLD-TD01	Tissue DNA Extraction Kit	スピнкаラム	30,000円	
DLD-CD01	Cell DNA Extraction Kit	スピнкаラム	30,000円	
DLD-BR01	Whole Blood RNA Extraction Kit	スピнкаラム	48,000円	
DLD-CR01	Cell RNA Extraction Kit	スピнкаラム	48,000円	
DLD-D01	General DNA Extraction Kit	スピнкаラム	57,000円	

あおば

青葉商事株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷一丁目5番17号 三洋ビル57号室

http://www.aobacorp.co.jp Email: aoba@aobacorp.co.jp

取扱店